



BALANCE DETERMINATION DE LA DENSITE

Balance de laboratoire avec fonction de détermination de la densité intégrée

Description :

- Facile d'utilisation et peu encombrante
- Clavier intuitif graphique pour déterminer la densité des liquides et des solides
- Visualisation des différentes étapes pour éviter les erreurs
- 4 étapes de travail de gauche à droite:
 - 1 Tarez la balance en appuyant sur la touche [TARE]
 - 2 Sélectionner le mode de détermination de la densité (substances solides/liquides)
 - 3 Pesage de l'échantillon/du corps perpendiculaire dans l'air
 - 4 Pesage de l'échantillon/du corps perpendiculaire dans du liquide. La densité s'affiche directement.
- Crochet pour pesage de charges suspendues en série
- Auto-extinction automatique
- Construction plate
- Livré avec mode d'emploi, kit de densité et pile (9V)



Modèle	Plage de mesure (g)	Résolution (g)	Prix € HT	Certificat d'étalonnage ISO
INST-EMB-200-V	200	0.001	420 €	80 €
INST-EMB-2000-V	2000	0.01	590 €	80 €